

ペルオキシダーゼ基質キット 図解操作マニュアル [1]


ペルオキシダーゼ基質キットを用いた組織切片染色法

- ※各基質溶液は、使用直前に調製して下さい。
 ※特に指定のない限り、操作は常温（20～25℃）で行って下さい。
 ※図中の製品の外観は実際のものとは異なります。

マニュアル	基質	呈色	封入剤	キャップの色	ラベルの色	商品コード
[1]	ImmPACT DAB	茶色	非水溶性／水溶性	黒	薄ピンク	# SK-4105
	DAB	茶色	非水溶性			# SK-4100
	DAB (ニッケル溶液使用)	黒灰色				
	AEC	赤色	水溶性			# SK-4200


■ ImmPACT DAB（商品コード：SK-4105）の調製／反応

※ DAB Enhancing Solution（# H-2200）により染色強度が増大します（下記のDABのプロトコルを参照）。

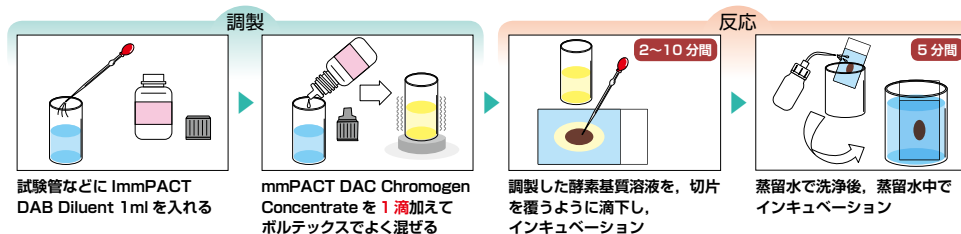


■ DAB（商品コード：SK-4100）の調製／反応


※ニッケル溶液は色調を黒灰色にしたい場合および染色感度を上げたい場合に加えて下さい。
 ※ DAB Enhancing Solution（# H-2200）により染色強度が増大しますが、ニッケル溶液との併用はできません。

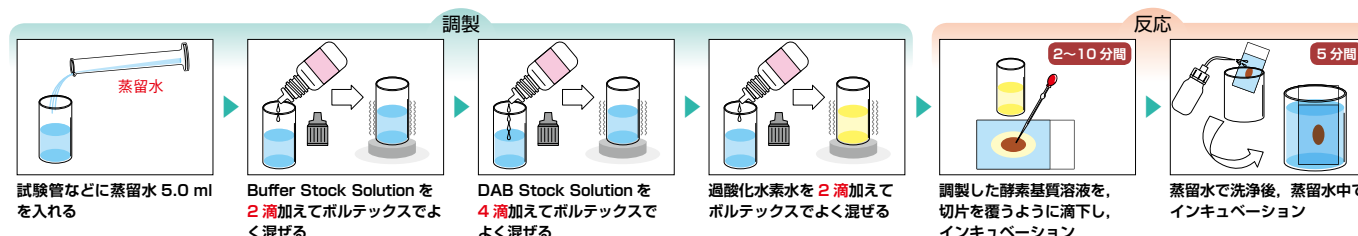

キットに含まれるニッケル溶液を使用する場合

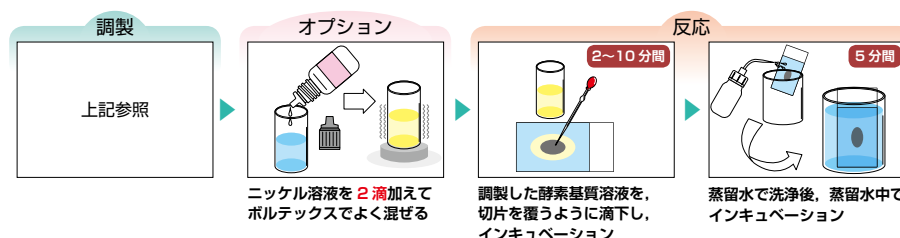


別売りの DAB Enhancing Solution を使用する場合（ImmPACT DAB / DAB 共通）

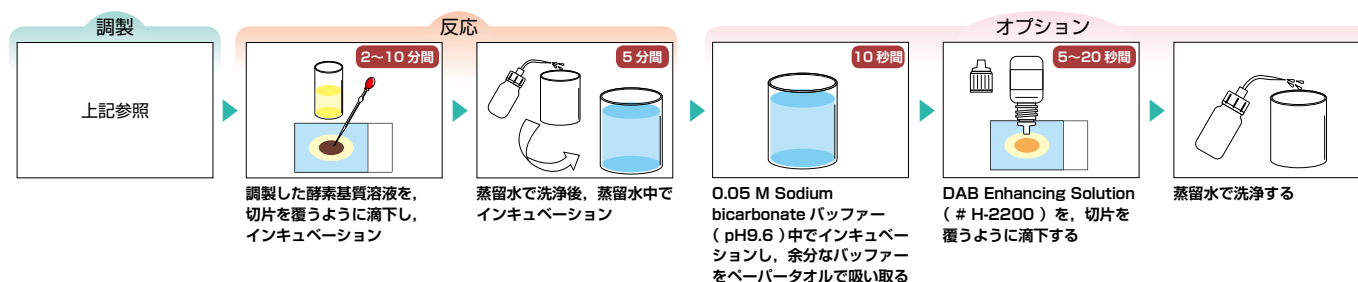

■ AEC（商品コード：SK-4200）の調製／反応

※ AEC による呈色は、アルコール（脱用水溶媒）により変色することがあります。水溶性封入剤 VectaMount AQ Aqueous Mounting Medium（# H-5501）をご使用下さい。

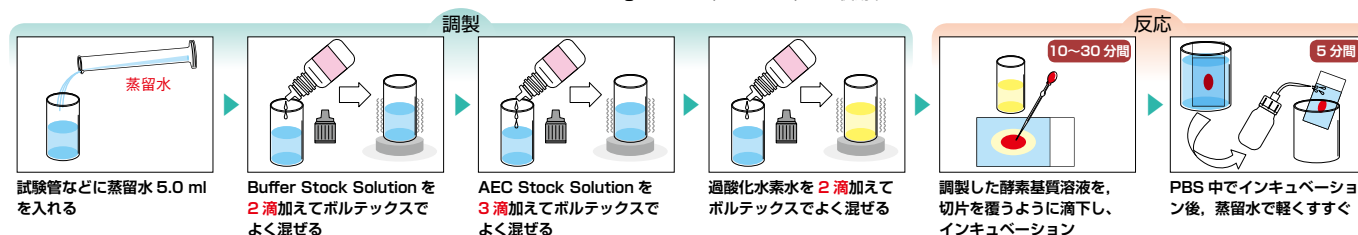

ペルオキシダーゼ基質キット 図解操作マニュアル [2]



ペルオキシダーゼ基質キットを用いた組織切片染色法

※各基質溶液は、使用前に調製して下さい。


※特に指定のない限り、操作は常温（20～25℃）で行って下さい。

※図中の製品の外観は実際のものと異なります。


マニュアル	基質	呈色	封入剤	キャップの色	ラベルの色	商品コード
[2]	TMB	青色	非水溶性	黒	薄ピンク	# SK-4400
	VECTOR VIP	紫色	非水溶性			# SK-4600
	VECTOR SG	灰青色	非水溶性／水溶性			# SK-4700
	VECTOR NovaRED	赤レンガ色	非水溶性			# SK-4800

■ TMB（商品コード：SK-4400）の調製／反応

※ TMB による呈色は、洗浄しすぎると退色することがありますのでご注意ください。

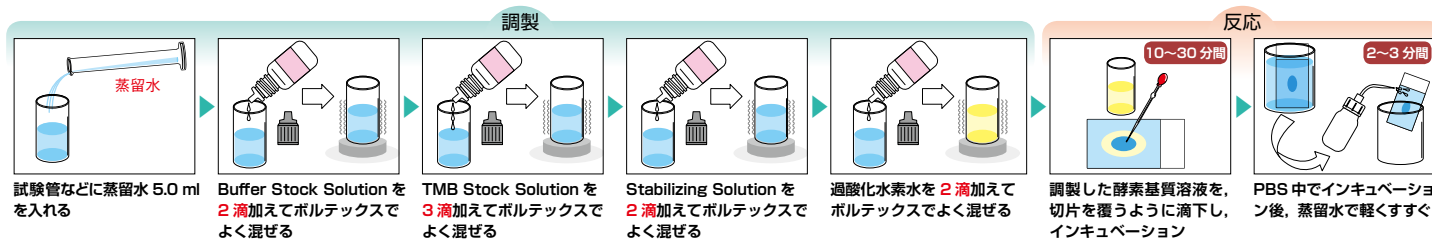

■ VECTOR VIP（商品コード：SK-4600）の調製／反応

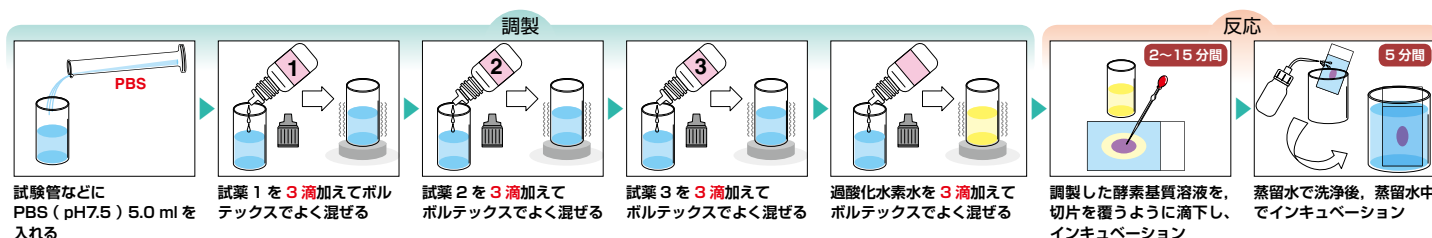


■ VECTOR SG（商品コード：SK-4700）の調製／反応

※ DAB Enhancing Solution（# H-2200）により染色強度が増大します。



別売りの DAB Enhancing Solution を使用する場合

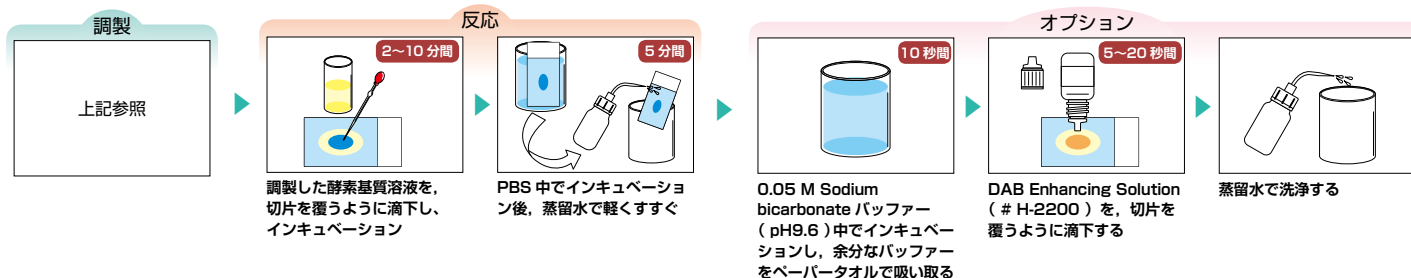

■ VECTOR NovaRED（商品コード：SK-4800）の調製／反応

