

リアルタイムPCR用シールお買得 キャンペーン!

独自技術により、
剥がしやすく
貼りやすい圧着式。

高品質
低価格



「リアルタイムPCR用
クリアシール」使用動画

貼りやすい!

1枚あたり
116~125円!

自家蛍光が低く、PCRや
リアルタイムPCR用にご活用いただけます。

こんな方に!

- ✓ とにかくディスポーザブルの費用を抑えたい。
- ✓ しっかりとした品質のものをしたい。
- ✓ 貼りやすいものをしたい。

ISOクラス1 スーパークリーンルームでの日本国内製造



お客様の声



私立大学
幹細胞生物学
研究者

リアルタイムPCR実験では、無理に消耗性物品にかかる費用を抑えるとパフォーマンス(費用対効果)の低下も懸念されます。

しかしながら、このクリアシールは従来品よりも安価、かつ、データ精度も申し分ない代替品として機能しています。

この手の実験は数量も多いのが常ですので、トータルコストは格段に下がりました。

さらに、厳しい品質管理の国内生産で安定供給されていますので、どんな状況下でも、貴重な実験・サンプルを無駄にしません。

以上を背景に、このシールは今や私たちの研究室での本実験プロトコルの標準品となり、欠かせない消耗性物品となっています。

お買得価格

商品コード	包装	価格
R-CSC004-01	1set(100pieces)	12,500円 ※1枚あたり125円
R-CSC004-02	5set(500pieces)	58,000円 ※1枚あたり116円

※キャンペーン期間(2022年6月1日~2022年8月15日)

製品名: シーエスクリエ リアルタイムPCR用クリアシール

規格: PCR・リアルタイムPCR用(圧着式)

寸法(mm): 138×78 (タブなし:119×78)

材質: PET


入数: 100枚

性能評価

qPCRにおいて、(i)増幅曲線(ii)融解曲線の結果より、
クリアシールの透明度等の違いによる qPCRへの影響を評価。

比較製品

①既製品(コントロール) ②弊社製PET粘着シールを
それぞれ96well PCRプレートにシールし、比較した。

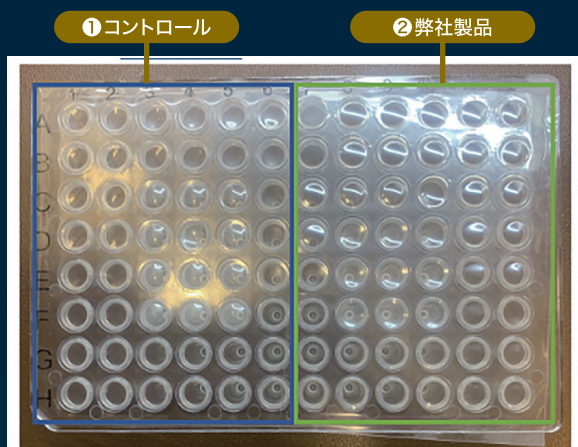

比較方法

qPCR装置: BioRad CFX96

qPCR試薬: BioRad SsoFast EverGreen Supermix

テンプレートcDNA: 胎児マウス皮膚線維芽細胞より調製したcDNA

4倍4段階希釈系列 (1wellあたりtotal RNAで5, 1, 0.2, 0.04 ng)

primer pair: Gapdh 123 bp amplicon

Gapdh F: AGGTCGGTGTGAACGGATTTG

Gapdh R: TGTAGACCATGTAGTTGAGGTCA

サイクルプログラム:

酵素活性化: 95°C 30 sec 変性: 95°C 5 sec


アニール/伸長: 60°C 5 sec (detection)

<40cycles>


融解曲線: 65°C – 95°C 5 sec/step

(+0.5°C step detection)



(i)
増幅曲線
の結果

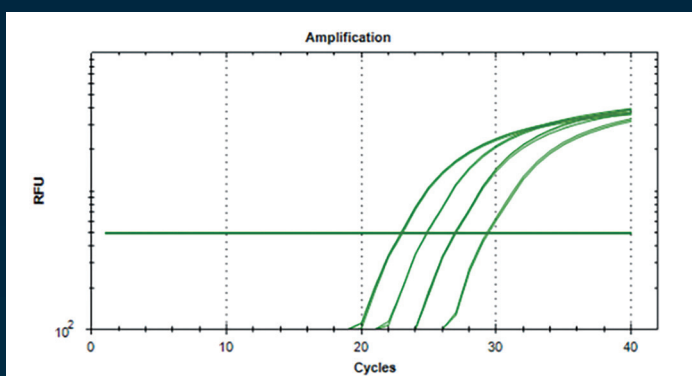

(ii)
融解曲線
の結果

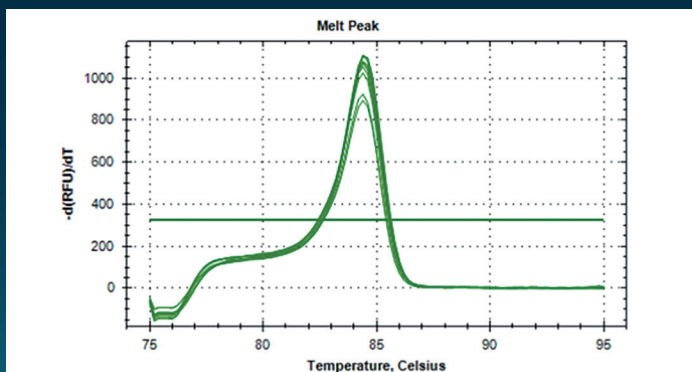

② 弊社製品

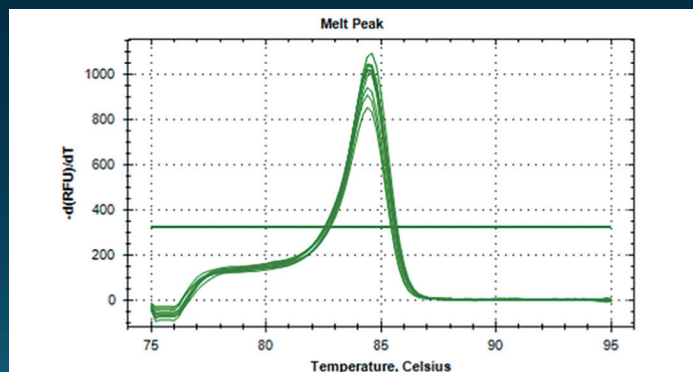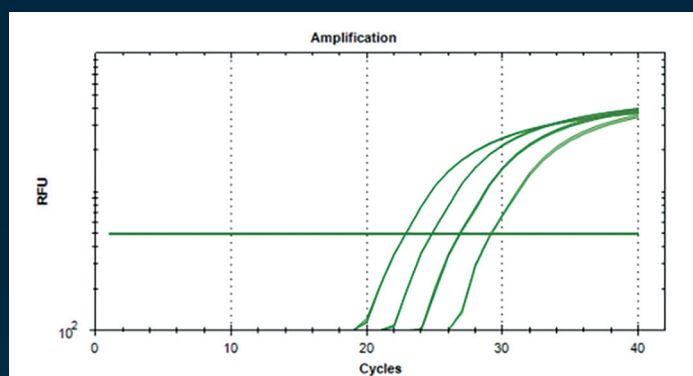

まとめ

● 比較対象製品(コントロール)とほぼ同じ増幅曲線を示した。 ● 比較対象製品(コントロール)とほぼ同じ融解曲線を示した。

開発販売元: シーエスクリエ株式会社 [メーカー略称: CSC]

〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1

TEL.0774-29-9037(担当:八木)

E-mail:yagi@cstec-jp.com

https://www.cscie-jp.com

会社HPはこちら



サンプルのご依頼や
特注対応など、お気軽に
お問い合わせください。



販売店

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE
フナコシ株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷 2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/

E-mail: info@funakoshi.co.jp

※本紙に掲載されている価格は、2022年6月1日現在です。

※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※表示価格には消費税等は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

機器・消耗品に関して:

TEL.03-5684-1619 FAX.03-5684-5643

E-mail: kiki@funakoshi.co.jp